

灰分测定仪的注意事项？

北京时代新维是专业生产石油产品灰分测定仪的厂家，根据 GB/T508、GB/T2433、SH/T0067 标准设计制造的，用于测定石油产品的灰分。下面为大家介绍一下灰分测定仪在实验过程中的一些注意事项：

(1) 瓷舟中的试样要摊平，且试样的厚度不得太大；

(2) 灰化时可打开炉门，将耐热板上的盛有试样的瓷舟慢慢推进箱形高温电炉炉口，先使瓷舟中的试样慢慢灰化冒烟，待几分钟后试样不再冒烟时，慢慢将瓷舟推入高温炉内的炽热部位，关闭炉门使试样在 815 ± 15 下灼烧。在灰化过程中如有煤样着火爆燃，则这只煤样就作废必须重新称样灰化。

(3) 温炉应有烟囱或通风孔，以使煤样在灼烧过程中能排除燃烧产物和保持空气的流通。

(4) 高温炉的控制系统必须指示准确。高温炉的温升能力必须达到测定灰分的要求。

(5) 灰化时间应能保证试样在 815 ± 15 的温度下完全灰化，但随意延长灰化时间也是不利的。

更多技术问题，欢迎大家咨询我们！